




KN-298-D 小動物用入墨器 アラミス (Aramis)

アラミスは、実験動物用マイクロ入墨器で、効率良く入墨が出来る実験動物永久識別法です。特にマウスにおいて生後5日頃から使用が可能です。ステンレス製ピンセットの両端に小さい金属カップがついており、一方に皮下注射針を装着し、もう一方にはグリーン入墨ペーストを注入して使用します。ピンセットを強く握ると針が動物の手掌・足跡または耳介を貫通し、色素が注入されます。部位を変えることにより、数多くの番号付けが出来ます。



《セット内容》

| | |
|------------------|-----------------|
| ルーペ付本体 (全長135mm) | : 1個 (ルーペφ25mm) |
| グリーンペースト | : 1本 |
| 皮下注射針 | : 2個 26G1/2 |
| ペースト受皿 | : 1個 φ30×D3mm |
| ポーチ (黒) | : 1個 |

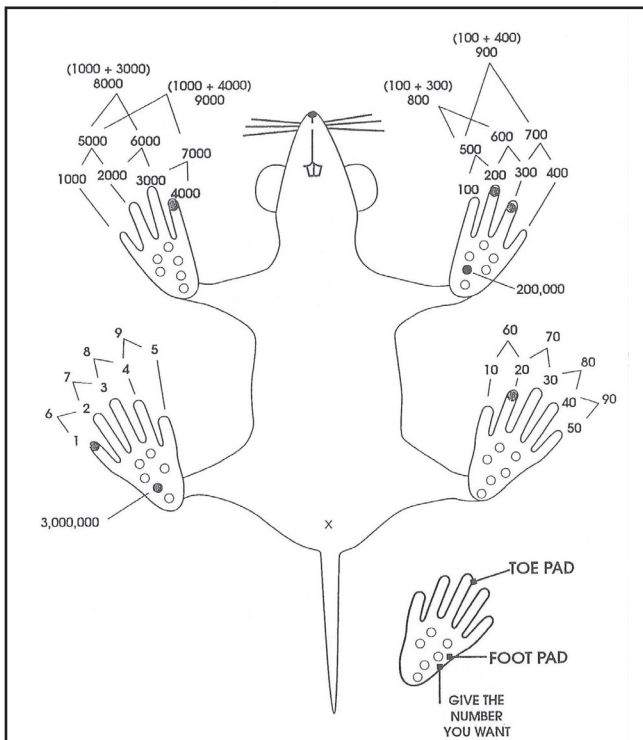

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V6-2404



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>

本社
 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
 TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

大阪SSC
 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
 TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178

